

Garanti & Support

Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope™ eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support

Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produkt oplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, Storbritannien


Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

TTS er stolte af at være en del af **RM** PLC

Easi-Scope™

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på grund af små dele – kvælningfare. Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd.

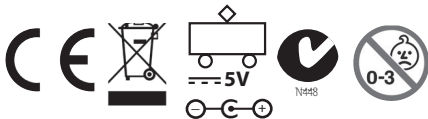

TTS Produktkode:
EL00015



Easi-Scope™

Forstørrer eksemplarer op til
41 x på en 17" computerskærm



BRUGER VEJLEDNING

www.tts-shopping.com



Indholdsfortegnelse

Vigtige oplysninger	2	Fokusering	6
Pleje og vedligeholdelse	2	At bruge softwaren	7
Advarsel	3	Menuen Systemindstillinger	7
Produktbeskrivelse	3	Enhedsopsætning	8
Computerkrav	3	Opsætning af tidsindstillet optagelse	8
Pakkens indhold	6	Videoindstilling	8
Produktoversigt	4	Gem indstilling	8
Produktspecifikation	4	Sprogindstilling	8
Softwareinstallation	5	Avancerede indstillinger	8
Kom i gang	5	Gemte filer	9
Tilslutning af enheden	5	Afinstallation af softwaren	9
Starte softwaren	6	Retsinformation	9

Vigtig information

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt, og opbevar disse instruktioner til fremtidig reference.

Forbedringer og ændringer til denne tekst nødvendiggjort af typografiske fejl, eller forbedringer af softwaren og/eller udstyr kan ske til enhver tid uden varsel.

Advarsel

Lys ikke med Digital Microscopes LED ind i øjet, da dette kan forårsage permanent øjenskade.

Produktbeskrivelse

Dette produkt er en USB-drevet enhed, som forstørrer eksemplarer op til 41 x på en 17" computerskærm.

Snapshots af eksemplarer kan tages ved brug af udløserknappen, der er placeret øverst på enheden. Videooptagelse er også tilgængelig.

Pleje og vedligeholdelse

- Hold enheden tør, og beskyt den mod vand eller damp.
- Efterlad ikke din enhed på et sted med en ekstrem høj eller lav temperatur.
- Rør ikke enheden med en våd hånd, da det kan beskadige enheden eller give brugeren elektrisk stød.
- Anvend ikke eller opbevar ikke enheden i støvede, snavsede omgivelser, da dens bevægelige dele kan beskadiges.
- Brug ikke skrappe kemikalier, rensmidler eller stærke rengøringsmidler til at rengøre enheden. Tør den med en blød klud, der er let fugtet i en mild vand-og-sæbe-opløsning.

Computerkrav

Windows-baseret PC

Kompatible styresystemer

Windows XP SP2, SP3
Windows Vista (32 bit eller 64 bit)
Windows 7 (32 bit eller 64 bit)
Windows 8 (32 bit eller 64 bit)

CPU-hastighed P4 - 1,8 GHz eller højere
RAM 512 MB eller derover
Harddisk 800 MB eller derover
USB USB 2.0

Mac OS-baseret PC

Kompatible styresystemer


Mac OS X 10.4.8 - Mac OS X 10.8.1

CPU Power PC G3/G4/G5 eller Intel-baseret

RAM 128 MB eller derover
Harddisk 800 MB eller derover

USB USB 2.0

Produktoversigt

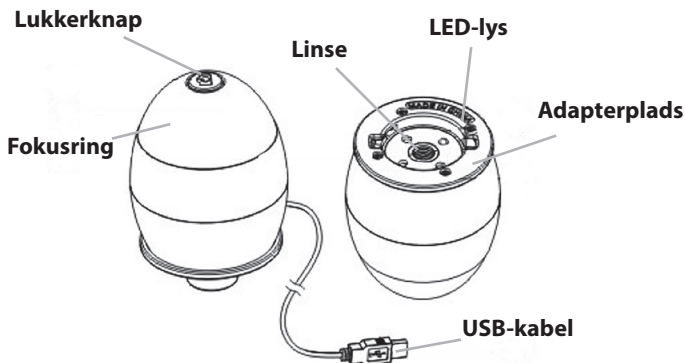

14 12227 0000 0000 0000

Produktspecifikation

Forbindelsestype	USB 2.0
Effektiv forstørrelse	14" skærm - 34 x 17" skærm - 41 x
Effektivt visningsområde	8 mm x 6 mm
Belysning	Fire LED-sæt
Sensor	CMOS
Sensoropløsning	680 x 480 pixel (VGA)
Størrelse	75 mm x 50 mm x 50 mm
Vægt	133 gram

Softwareinstallation

Windows-baseret PC

1. Indsæt den medfølgende program-CD i computerens CD-ROM-drev.
2. Dobbeltklik på ikonet "Digital Viewer.exe", der er placeret inde i CD'en.
3. Følg guiden Digital Viewer for at installere softwaren og driverne til Digital Microscope.




Mac OS-baseret PC

1. Indsæt den medfølgende program-CD i computerens CD-ROM-drev.
2. Dobbeltklik på ikonet "Digital Viewer.dmg", der er placeret inde i CD'en.
3. Træk Digital Viewer-ikonet ind i mappen Programmer.



Kom i gang

Montering af produkt

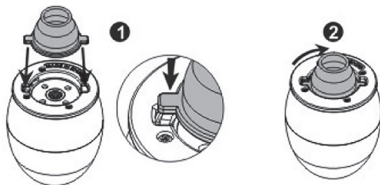

Indsæt en af adapterne på adapterpladsen, og fastgør den ved at dreje den forsigtigt med uret.

Tilslutning af enheden

Tilslut enheden til et USB-stik på computeren.

Starte Digital Viewer softwaren

Windows-baseret PC


Digital Viewer softwaren kan startes ved at dobbeltklikke på ikonet Digital Viewer fra skrivebordet eller fra startmenuen (Start > Alle programmer > Digital Viewer > Digital Viewer).

Mac OS-baseret PC

Digital Viewer softwaren kan startes ved at dobbeltklikke på ikonet Digital Viewer fra menuen Programmer.

Fokusering

Juster billedets fokus manuelt ved at dreje fokuseringen.

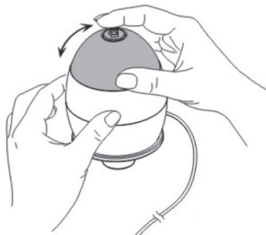

Bruge Digital Viewer softwareen

De følgende knapper er tilgængelige:



At klikke her vil åbne menuen Systemindstillinger (se næste afsnit).



At klikke her vil indfange enhedens skærbillede.



At klikke her vil aktivere eller deaktivere funktionen tidsindstillet optagelse. Når aktiveret, vil billederne blive indsamlet med regelmæssigt interval.



At klikke her vil aktivere eller deaktivere funktionen videooptagelse.




At klikke her vil vise oplysningerne om programsoftwarens copyright og version.



At klikke her vil lukke programsoftwaren.

Menuen Systemindstillinger

Første gang Digital Viewer åbnes, vil standardindstillingerne blive indlæst. Du kan ændre disse indstillinger manuelt i menuen Systemindstillinger.

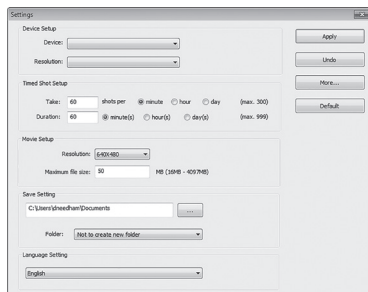



Enhedsopsætning

Hvis billedet indsamlet med Digital Microscope ikke blev vist som standard, kan du ændre dette ved at vælge det fra rullemenuen "Enhed".

Opløsningen for billeder du tager kan ændres fra rullemenuen "Opløsning".

Indstilling af tidsindstillet optagelse

Hyppigheden og varigheden af automatisk billedindsamling kan justeres under denne indstilling.

Videoundstilling

Opløsningen for videoer du optager kan ændres fra rullemenuen "Opløsning". Du kan også angive en maksimal filstørrelse for hver video.

Gem indstilling


Standardplaceringen for indsamlede billeder eller videoer kan ændres under denne indstilling.

Sprogindstilling

Digital Viewer softwarens sprog kan ændres under denne indstilling.

Avancerede indstillinger

Ved at klikke på "Mere..." knappen på højre side af menuen Systemindstillinger, vil du manuelt kunne justere alle billedindstillingerne. Bemærk, de tilgængelige indstillinger kan være forskellige, alt afhængigt af dit styresystem.

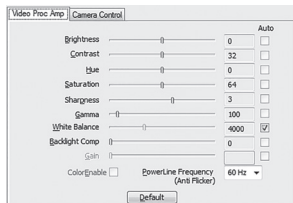

Gemte filer

Med Digital Viewer programssoftwaren åbnet, kan du finde mappen med gemte filer ved at klikke på knappen "Mere..." til venstre for hovedsoftwarevinduet.

Fuld skærm

For at aktivere fuldskræmsvisning skal du klikke på knappen fuld skærm, der er placeret i det nederste højre hjørne af Digital Viewer programssoftwarevinduet.

For at afslutte fuldskræmsvisning skal du enten dobbeltklikke på skærmen eller trykke på knappen "Esc" på tastaturet.

Fjerne installation af Digital Viewer softwaren

Windows-baseret PC

Vælg "Afinstallere Digital Viewer" i startmenuen (Start > Alle programmer > Digital Viewer > Afinstaller Digital Viewer).

Mac OS-baseret PC

Træk programikonet Digital Viewer fra mappen "Programmer" til "Skraldespand".

Retsinformation

Dette dokument udgives uden nogen garantier. Mens oplysningerne menes at være nøjagtige, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder. Fabrikanten eller dennes distributører er under ingen omstændigheder ansvarlige for hændelige eller følgeskader af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller kommercielle tab som følge af brug af oplysningerne i dette dokument.

Intel er et varemærke tilhørende Intel Corp. i USA og andre lande. Mac, Mac OS og OS X er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PowerPC™ og logoet PowerPC™ er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation, brugt på licensbasis deraf. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.